



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-168-3301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: http://www.beyotime.com

## TUNEL检测阳性对照制备试剂盒

产品编号	产品名称	包装
C1082	TUNEL检测阳性对照制备试剂盒	10次

### 产品简介:

- 碧云天生产的TUNEL检测阳性对照制备试剂盒可以用于TUNEL检测阳性对照的制备, 制备后的阳性对照可以用于一步法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(C1086/C1088)的荧光, 也可以用于显色法TUNEL细胞凋亡检测试剂盒(C1091/C1098)的显色检测。
- DNase I可以剪切基因组DNA, 使基因组DNA产生片段化(fragmentation)。基因组被片段化的细胞在用TUNEL法检查时会呈阳性染色。
- 本试剂盒足够制备10个阳性对照。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
C1082-1	DNase I	10 $\mu$ l
C1082-2	Reaction Buffer (10X)	200 $\mu$ l
—	说明书	1份

### 保存条件:

-20°C保存。

### 注意事项:

- 需自备用于TUNEL检测的组织切片、或培养细胞的片子。需自备TUNEL检测试剂盒。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 使用说明:

1. 参考TUNEL检测试剂盒的相关说明, 把培养细胞或组织切片处理至进行荧光标记或生物素标记之前的一个步骤。
2. 用双蒸水或MilliQ级纯水稀释适量Reaction Buffer至1X。
3. 在样品上滴加50-100微升1X Reaction Buffer, 室温孵育5分钟。
4. 离心沉淀DNase I。在100微升1X Reaction Buffer中精确加入1微升DNase I, 混匀, 滴加到样品上。
5. 室温(25°C)孵育10分钟。如果室温稍低于25°C, 可以适当延长孵育时间; 反之如果室温稍高于25°C, 可以适当缩短孵育时间。
6. 用PBS或HBSS洗涤3次。
7. 随后参考TUNEL检测试剂盒进行荧光标记或生物素标记。

Version 2016.10.28