

Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)

产品编号	产品名称	包装
D7305S	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	100次
D7305M	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	500次

产品简介:

- 碧云天生产的Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X), 即Easy-Load™多重PCR预混液(2X), 是一种使用特别便捷的专门用于多重PCR扩增的2倍浓度的PCR预混液, 并且PCR结束后可以直接上样电泳无需添加上样缓冲液。本产品含有BeyoMulti™ DNA polymerase, 可以高效、高特异性和高灵敏度的适用于对多个(可以超过20个)目标DNA片段同时进行非常均衡的PCR扩增。并且本产品不仅可以用于普通的多重PCR, 更可以用于全血、血清或植物样品的直接PCR, 便于直接用于血液样品中细菌和病毒感染、基因突变等的多重PCR检测, 或者用于植物样品的基因突变、微生物感染等的多重PCR检测。
- 多重PCR是一种通过单个PCR反应同时对至少两个或多个DNA片段进行扩增的PCR技术。目前该技术已被广泛应用于科学研究、疾病诊断和法庭或诊断性的基因分型(Genotyping)等多个领域。该技术还可以被用于以cDNA为模板的基因定量或半定量的表达分析, 其特别适合于各种动植物、真菌、细菌或病毒等微量样品进行多基因检测, 具备高特异性和高灵敏度的突出优点。
- **本产品多重扩增性能优越。** 本产品实测可以轻松实现15个目标DNA片段的同时并且非常均衡的高效、高特异性和高灵敏度扩增(参考图1)。对于低至1pg的模板量, 也可以通过仅30个PCR循环而被很好地扩增(参考图1)。普通的PCR试剂盒会由于PCR扩增时引物和模板的偏好性, 对于不同的引物和不同的模板会产生不同的扩增效率, 导致部分片段容易被扩增, 而部分片段较难被扩增。本试剂盒使用了通过精心筛选和突变优化的非常适合用于多重PCR的DNA聚合酶BeyoMulti™ DNA polymerase和反复优化的配套缓冲液, 确保可以实现多个目标DNA片段的高效、高特异性和高灵敏度的均衡扩增。
- 本产品可同时对低至100pg的样品模板的15个基因片段进行有效的多重PCR检测(图1)。

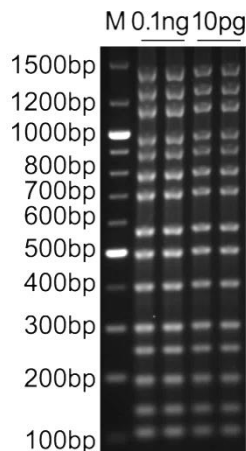


图 1. 碧云天生产的 Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)进行多重 PCR 扩增的实测电泳效果图。以图中指定量的 Lambda 噬菌体基因组 DNA 为模板, 按照本产品的使用说明每个样品采用 20μl PCR 扩增体系, 使用 15 对引物进行多重 PCR 扩增, 每条引物的终浓度为 0.2μM, PCR 扩增条件为: 94°C 预变性 5min; 94°C 变性 30sec、60°C 退火 30sec、68°C 延伸 3min; 最后 68°C 延伸 10min; 共 30 个 PCR 循环。PCR 结束后, 取 2μl 扩增产物进行电泳检测。扩增的片段从小到大依次为 113bp、143bp、199bp、253bp、303bp、406bp、501bp、576bp、710bp、802bp、903bp、989bp、1167bp、1300bp 和 1463bp。M, DNA marker (D0107 DNA Ladder (0.1-10kb, 21 bands))。图中可见低至 10pg 的模板就可以扩增获得 15 条非常单一明亮的条带。

- **本产品兼容血液和植物样品。** 全血或血清样品无须进行DNA的提取和纯化, 即可直接作为模板用于本试剂盒的多重PCR检测。本产品适用于EDTA、肝素或柠檬酸钠抗凝血样品或干血斑样品。植物样品也可以直接用于本试剂盒的多重PCR检测, 完全无须对植物样品进行DNA的提取和纯化。
- **本产品提供了阳性对照, 便于验证本产品的效果。** 本试剂盒提供了Control template and primer mix, 预先混合了模板和引物, 可以作为阳性对照用于验证确认本产品的多重PCR扩增效果。Control template and primer mix中包含了15对引物, 可以扩增出如图1所示的从113bp-1463bp的共15个条带。
- **本产品使用特别便捷。** 仅需添加引物、模板和水即可进行多重PCR, 并且PCR结束后可以直接进行电泳检测, 无需添加上样缓冲液。

- 本产品的扩增产物可以用于TA克隆。使用本产品获得的PCR产物带有3'-dA overhangs的粘性末端，可直接用于与T载体连接进行TA克隆。本产品中所使用的BeyoMulti™ DNA polymerase的保真性和Taq DNA聚合酶相近，因此本产品主要推荐用于定性和半定量检测。
- 本产品如果用于20μl的PCR反应体系，两种包装的本产品分别足够用于100个和500个反应。

包装清单：

产品编号	产品名称	包装
D7305S-1	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	1ml
D7305S-2	Control template and primer mix	25μl
—	说明书	1份

产品编号	产品名称	包装
D7305M-1	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	1ml×5
D7305M-2	Control template and primer mix	50μl
—	说明书	1份

保存条件：

-20°C保存。

注意事项：

- 引物设计对于多重PCR的成功与否至关重要。引物的设计一方面需要满足常规的引物设计规则，避免出现非特异性扩增和无法扩增，设计好的引物对应逐一通过PCR验证，然后才能选择效果较好的引物对用于多重PCR。并且引物的设计在尽可能的情况下，如果Tm值按照 $Tm = 2n(A) + 2n(T) + 4n(C) + 4n(G)$ 进行计算(例如一条引物含有3个A、7个T、4个G和6个C，那么 $Tm = 2 \times 3 + 2 \times 7 + 4 \times 4 + 4 \times 6 = 60$)，Tm值不能低于60°C，通常按此计算Tm不低于65°C时用于多重PCR的效果会更好。
- 推荐使用高质量引物(经脱盐处理、PAGE或HPLC纯化)，建议使用前预先混合所用所有引物对，调整各对引物母液浓度均达到10μM，最终使其在PCR反应体系中终浓度达0.2μM。
- 推荐的延伸速度为2min/kb，对于较难扩增的靶序列，可适当调整延伸时间为3-4min/kb。
- 如果PCR产物条带较多，建议PCR反应后电泳检测的上样量调整为约2μl，过多的上样量容易导致电泳条带不太平整。
- 由于多重PCR反应非常灵敏，在使用本产品时请注意避免微量待扩增DNA的污染，建议设置不加模板的空白对照以确认是否有待扩增DNA的污染。
- 需自备Nuclease-Free Water。推荐选购碧云天生产的ST876 BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)。
- 对模板GC含量过高的情况，推荐使用D7301 BeyoMulti™ Multiplex PCR Kit并和D7303 BeyoMulti™ PCR Enhancer (2X)配套使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1. 引物设计：

引物设计对于成功进行多重PCR至关重要，建议使用适当的引物设计软件进行引物设计：

- 引物的长度通常为20-30个核苷酸。
- GC含量为40-60% (优选45-55%)。
- 避免所用的多个引物的3'末端出现互补序列，避免引物3'末端有3个或更多的G/C，避免引物内的二级结构。
- 在尽可能的情况下所用引物的Tm值应不低于60°C，推荐在Tm值在65-68°C之间更佳，引物间的Tm值差异应控制在5-6°C以内。此处提到Tm值按照 $Tm = 2n(A) + 2n(T) + 4n(C) + 4n(G)$ 进行计算，例如一条引物含有3个A、7个T、4个G和6个C，那么 $Tm = 2 \times 3 + 2 \times 7 + 4 \times 4 + 4 \times 6 = 60$ 。
- 建议扩增的目标片段不超过1500bp。虽然目标片段大约1500bp时也能被很好地扩增，但过长的片段和较短的片段同时进行PCR扩增的时候，相对更容易产生亮度不太均匀的条带。
- 建议使用经过脱盐、PAGE或HPLC纯化的引物，并溶于TE buffer (10mM Tris-Cl, 1mM EDTA, pH 8.0)。

2. 引物的配制：

每种合成的引物推荐配制为100μM，然后每个引物对1:1混合并加入适量水配制成10μM的引物对。例如，如果合成得到的一个5'端引物A的量是20nmol，另外一个相应的3'端引物B的量是19nmol。在引物A中加入200μl水或TE，配制成浓度为100μM，在引物B中加入190μl水或TE也配制成浓度为100μM。吸取20μl 100μM引物A和20μl 100μM引物B到一新的离心管中，再加入160μl水，混匀后即可得到可以直接用于多重PCR的引物对(10μM each)。

3. 多重PCR扩增：

- 反应体系的设置。融解并混匀 Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)，置于冰浴上或冰盒内。参考下表设置PCR反应体系。可根据情况，将多对引物进行等浓度预混合。

Component	Sample	Control	Sample	Control	Final concentration
-----------	--------	---------	--------	---------	---------------------

Nuclease-Free Water	(10-x-0.4n) μ l	5 μ l	(25-x-n) μ l	12.5 μ l	-
Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	10 μ l	10 μ l	25 μ l	25 μ l	1X
Primer mix (10 μ M each)	0.4 μ l \times n	-	1 μ l \times n	-	0.2 μ M each
Template	x μ l	-	x μ l	-	-
Control template and primer mix	-	5 μ l	-	12.5 μ l	-
Total volume	20 μ l	20 μ l	50 μ l	50 μ l	-

注1: n代表多重PCR时使用的引物对种类的数量, 即拟扩增片段种类的数量。

注2: 关于模板使用量。DNA模板的用量对PCR扩增有很大影响。对于高复杂度的DNA样本, 如哺乳动物基因组DNA, 推荐在20 μ l反应体系中使用5ng至0.5 μ g模板DNA。对于低复杂度的DNA, 如 λ DNA或质粒DNA, 推荐在20 μ l反应体系中使用5pg至5ng的模板DNA。

注3: 关于PCR模板为抗凝血的情况。PCR模板为抗凝血时, 模板的用量一般为PCR反应体系总体积的1-20%, 建议起始使用量为5%; 如果抗凝血多重PCR反应检测的是基因组的DNA片段, 可以适当减少抗凝血用量; 如果抗凝血多重PCR反应检测的是血液样品中某种病毒或细菌等微生物的目的DNA片段, 建议使用50 μ l的PCR体系, 并使用较大的模板血量。对于高GC含量的PCR扩增, 推荐使用D7301 BeyoMulti™ Multiplex PCR Kit并和D7303S BeyoMulti™ PCR Enhancer (2X)配套使用, 或者尝试向PCR体系中加入终浓度1-10% (体积百分比)的DMSO。对于干血斑样品, 20 μ l和50 μ l的PCR体系中分别推荐使用约0.8平方毫米和2平方毫米的干血斑。

注4: 关于PCR模板为植物样品的情况。PCR模板为抗凝血时, 对于20 μ l和50 μ l PCR反应体系, 植物样品的推荐用量分别为0.1-1mm和0.3-3mm直径叶片或类似大小其它比较柔嫩的植物组织。如果模板为植物种子, 尽量使用鲜嫩的植物种子。用干净的解剖刀去掉种子外壳, 剪下直径约0.5-2mm的组织直接放入PCR管内; 若种子太小, 如番茄种子, 可直接使用1-2粒完整的种子放入PCR管内进行扩增。50 μ l PCR体系, 植物叶片或是种子直径不宜超过3mm, 太多模板易造成PCR抑制成分偏多, 影响PCR效果。推荐取两份植物组织样品进行平行的PCR实验, 以降低取样的不稳定性。为确保取样的均一性, 建议使用专用的打孔器或解剖刀进行取样, 并注意防止取样过程中的交叉污染。每一次取样, 可以用2%的次氯酸钠溶液清洗打孔器或解剖刀。对于高GC含量的PCR扩增, 可以尝试向PCR体系中加入终浓度1-10% (体积百分比)的DMSO。

注5: 关于引物浓度。通常引物的终浓度为0.2 μ M时可获得良好的PCR扩增效果, 但也可以根据情况在0.05-0.4 μ M范围内调整引物的终浓度。扩增效率低的情况下, 可提高引物浓度; 发生非特异性扩增时, 可降低引物浓度。

b. 用移液器轻轻吹打混匀或轻微 Vortex 混匀, 室温离心数秒, 使液体聚于管底。

c. 如果所使用的 PCR 仪有热盖则省略本步骤。如果 PCR 仪没有热盖, 则在管内滴入一滴矿物油(ST275 Mineral oil (矿物油))。

d. 把设置好的 PCR 反应体系置于 PCR 仪上, 开始 PCR 反应。PCR 反应的设置可以参考如下表格。

Step	Cycles	Temperature	Time	Description
1	-	94°C	5min	Initial denaturation
2	30-40	94°C	30sec	Denaturation
		60°C	30sec	Annealing
		68°C	2min/kb	Extension
3	-	68°C	10min	Final extension
4	-	4°C	Forever	Hold

注1: 需根据每次反应的模板、引物、PCR产物的长度和GC含量等适当优化PCR反应条件, 包括退火温度、退火时间、循环数等。通常退火温度可在55-60°C范围内适当调整, 或者可以对退火温度采用Touch down的方式, 确保退火效果良好。

注2: 对于初次进行的PCR, 为尽量确保可以扩增出预期的PCR产物, 可以把循环数设置为35。后续可以根据实际的PCR效果适当调整循环数。

4. 电泳检测。多重PCR反应结束后, 即可进行常规的凝胶电泳检测(对于植物等比较特殊的样品, 如有必要, 可以离心取上清进行电泳)。阳性对照的检测结果可以参考图1。

常见问题:

1. PCR产物非常少或没有特异性条带。

a. 引物设计不佳是PCR过程中最常见的问题。请选择适当的引物设计软件进行引物设计, 注意引物的GC含量、二级结构、二聚体、退火温度、长度、特异性等方面的问题。在加入酶切位点等的引物中, 一定要注意加入酶切位点后整条引物的GC含量、二级结构、二聚体、退火温度、长度、特异性等方面的问题。在原有引物效果不佳的情况并且阳性对照引物可以正常工作的情况下, 可以考虑更换引物。

b. 待扩增片段GC含量偏高。推荐使用D7301 BeyoMulti™ Multiplex PCR Kit并和D7303S BeyoMulti™ PCR Enhancer (2X)配套使用。

c. 部分目的片段过长。尽管BeyoMulti™ DNA Polymerase可以扩增最长达5kb的DNA片段, 但在多重PCR时, 大多数时候更

适合扩增1.5kb以下的片段。过长的目的片段不太适合在多重PCR时进行扩增。

- d. 引物的二级结构、引物二聚体或引物偏短会导致退火效果不佳。此时可以采用Touch down等方法进行退火，通常采用从65°C逐步缓慢降温到55°C或50°C的方法，使退火更加充分。
 - e. 退火温度不佳，需要优化。如果有温度梯度PCR仪，则可以设置退火的温度梯度，摸索退火的最佳温度。如果没有温度梯度PCR仪，则可以通过多次PCR反应摸索最佳的退火温度。
 - f. 延伸时间不足。可按照每1kb片段延伸2分钟进行设置，对于较难扩增的片段可以设置为每1kb片段延伸3-4分钟。
 - g. 在不同PCR仪上进行PCR反应，避免有时PCR仪出现问题。
 - h. 循环数不足，适当延长PCR的循环数。通常循环数最高不必超过40，常用的循环数范围为30-40。
 - i. 模板用量偏少，可以适当加大模板用量。
 - j. 对PCR引物进行脱盐甚至PAGE胶或HPLC纯化。
 - k. 使用高质量的dNTP混合物。
 - l. 适当增加BeyoMulti™ DNA polymerase的用量。
 - m. 当产生较多非特异性条带时，可以适当提高退火温度。
 - n. 注意设置本产品提供的Control template and primer mix作为阳性对照，以确认整个多重PCR体系可以正常工作。
 - o. 确保没有漏加任何PCR反应的组分。
- 2. 杂带较多或条带弥散。**
- a. 退火温度提高 2-5°C。
 - b. 适当检测PCR的循环数。
 - c. 适当减少模板的用量。
 - d. 在室温配制PCR体系容易产生非特异性条带。推荐在冰浴上配制PCR反应体系。
 - e. 适当减少BeyoMulti™ DNA polymerase的用量，或推荐使用D7301 BeyoMulti™ Multiplex PCR Kit并和D7303S BeyoMulti™ PCR Enhancer (2X)配套使用。
 - f. 适当缩短延伸时间。

相关产品：

产品编号	产品名称	包装
D7205	Taq DNA Polymerase	200U
D7207	Taq DNA Polymerase	1000U
D7209	Taq DNA Polymerase	5000U
D7211S	Hot-Start Taq DNA Polymerase	200U
D7211M	Hot-Start Taq DNA Polymerase	1000U
D7211L	Hot-Start Taq DNA Polymerase	5000U
D7216	Pfu DNA Polymerase	200U
D7217	Pfu DNA Polymerase	1000U
D7218	BeyoTaq DNA Polymerase	200U
D7219	BeyoTaq DNA Polymerase	1000U
D7220	BeyoFusion™ DNA Polymerase	200U
D7221	BeyoFusion™ DNA Polymerase	1000U
D7222	BeyoFusion™ Plus DNA Polymerase	200U
D7222B	BeyoFusion™ Plus DNA Polymerase	1000U
D7228	2X PCR Master Mix	400次
D7232	PCR Kit with Taq	400次
D7233	PCR Kit with Taq	2000次
D7237	PCR Kit with BeyoTaq	400次
D7241S	HemoTaq™ DNA Polymerase (Blood-resistant)	200次
D7241M	HemoTaq™ DNA Polymerase (Blood-resistant)	1000次
D7243S	HemoTaq™ HF DNA Polymerase (Blood-resistant)	200次
D7243M	HemoTaq™ HF DNA Polymerase (Blood-resistant)	1000次
D7245	Blood PCR Enhancer (2X)	2ml
D7248S	PlantTaq™ DNA Polymerase (Chlorophyll-resistant)	200次
D7248M	PlantTaq™ DNA Polymerase (Chlorophyll-resistant)	1000次
D7251	Easy-Load™ PCR Master Mix (Blue, 2X)	100/400/2000/10000次
D7255	Easy-Load™ PCR Master Mix (Green, 2X)	100/400/2000/10000次
D7259	Easy-Load™ PCR Master Mix (Orange, 2X)	100/400/2000/10000次

D7281S	动物组织直接PCR试剂盒	100次
D7281M	动物组织直接PCR试剂盒	500次
D7283S	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	100次
D7283M	鼠尾基因型快速鉴定试剂盒	500次
D7285S	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (2X)	100次
D7285M	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (2X)	500次
D7286S	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	100次
D7286M	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	500次
D7287S	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (HF, 2X)	100次
D7287M	Easy-Load™ Blood Direct PCR Master Mix (HF, 2X)	500次
D7289S	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	100次
D7289M	Easy-Load™ Plant Direct PCR Master Mix (2X)	500次
D7301S	BeyoMulti™ Multiplex PCR Kit	100次
D7301M	BeyoMulti™ Multiplex PCR Kit	500次
D7303S	BeyoMulti™ PCR Enhancer (2X)	2ml
D7305S	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	100次
D7305M	Easy-Load™ Multiplex PCR Master Mix (2X)	500次
D7371	dNTP Mixture (2.5mM each)	1ml
D7373	dNTP Mixture (25mM each)	250µl
FTUB322	BeyoGold™ PCR管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	1000个/包
FTUB323	BeyoGold™ PCR管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	1000个/包,10包/箱
FTUB328	BeyoGold™ PCR八联排管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	125排/盒
FTUB329	BeyoGold™ PCR八联排管 (0.2ml, 凸盖, 透明)	125排/盒,10盒/箱
ST876-100ml	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	100ml
ST876-500ml	BeyoPure™ Ultrapure Water (DNase/RNase-Free, Sterile)	500ml

Version 2020.07.29