



碧云天网站



微信公众号

碧云天生物技术/Beyotime Biotechnology

订货热线: 400-168-3301或800-8283301

订货e-mail: order@beyotime.com

技术咨询: info@beyotime.com

网址: http://www.beyotime.com

## BeyoMag™磁分离架(24孔)

产品编号	产品名称	包装
FMS024	BeyoMag™磁分离架(24孔)	1个

### 产品简介:

- BeyoMag™磁分离架(BeyoMag™ Magnetic Separation Rack)是一种专门为磁珠产品设计的磁性分离装置,也称磁力分离架、磁性分离架、磁珠分离架或磁力架,主要用于磁性微粒的固液快速分离,是基于磁珠法进行核酸抽提或纯化、抗体或蛋白纯化、免疫沉淀等实验的必备装置。
- 本产品为双边24孔设计,每边12个孔,适用于1.5ml和2ml离心管。插入离心管后,离心管的下端管壁贴近于磁铁中央,从而使磁分离效率最大化;插入口完全吻合并有效固定离心管,便于直接倾倒上清。同时,分离后的磁珠聚集于离心管下端侧壁而非管底,便于移液器或其它吸液装置的吸头接触管底而彻底吸尽上清液。
- 本产品具有磁性强、分离快、操作便捷等特点。

### 包装清单:

产品编号	产品名称	包装
FMS024	BeyoMag™磁分离架(24孔)	1个
—	说明书	1份

### 保存条件:

室温保存。

### 注意事项:

- 本磁分离架具有极强磁场,切勿与其它磁场靠近,且应远离金属和易受磁场干扰的电子产品等。
- 使用后应及时擦干表面的液体,防止磁块被腐蚀。
- 磁分离速率受磁珠性能和溶液体系影响,通常数秒完成吸附,也可能需要适当延时,请待目测磁珠充分靠壁聚集后再去除上清液。
- 宜用200μl枪头吸除上清液,如果采用直接倾倒的方法,应将离心管适度下压,确保充分固定,并且翻转180°一次倾倒完成,并用洁净吸水纸擦净管口。如果使用真空泵等仪器吸取上清液,请注意真空泵的吸液强度,以免吸力过强而吸取到聚集的磁珠。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 相关产品:

产品编号	产品名称	包装
FAD008	八通道吸液适配器	1个
FMS012	BeyoMag™磁分离架(12孔)	1个
FMS024	BeyoMag™磁分离架(24孔)	1个
FMS096	BeyoMag™磁分离架(96孔)	1个

Version 2016.01.20